

zu beziehen bei  
sold by  
[www.conatex.com](http://www.conatex.com)



**Universalnetzgerät mit  
AC- und DC-Ausgängen**

***Universal Power Supply  
with AC and DC outputs***

## Technische Daten / Technical specifications

Netzspannung / Mains voltage	230V $\pm$ 10%, 50...60Hz
Ausgangsspannung 1 / Output voltage 1	0...30V AC, $\pm$ 3%*, regelbar/adjustable
Ausgangsspannung 2 / Output voltage 2	0...30V DC, $\pm$ 0,5%*, regelbar/adjustable
Ausgangsspannung 3 / Output voltage 3	0...300V AC, $\pm$ 3%*, regelbar/adjustable
Ausgangsspannung 4 / Output voltage 4	0...300V DC, $\pm$ 1%*, regelbar/adjustable
Ausgangsdauerstrom 1 / Output current 1	5A, $\pm$ 3%*
Ausgangsdauerstrom 2 / Output current 2	5A, $\pm$ 0,5%*
Ausgangsdauerstrom 3 / Output current 3	0,5A, $\pm$ 5%*
Ausgangsdauerstrom 4 / Output current 4	0,5A, $\pm$ 3%*
Lagertemperatur / Storage temperature	-25...70°C
Betriebstemperatur / Operating temperature	0...40°C
Gewicht / Weight	15kg
Abmessungen BxHxT / Dimensions WxHxD	280 x 128 x 195mm

\* Toleranzwert bezieht sich auf den jeweiligen Bereichsendwert und gilt nur bei aktivierter Glättung (Smoothing). Für einen Betrieb ohne Glättung kann die Toleranz nicht eingehalten werden und angezeigte sowie tatsächliche Werte können schwanken.

\* The tolerance value is related to the maximum value of the selected range and is only valid as long as smoothing is activated. Otherwise, the tolerance can not be contained and output values may fluctuate.

## DEUTSCH

Vor Inbetriebnahme des Gerätes sollten das Gehäuse, die Bedien- und Anzeigeelemente sowie das Netzkabel auf Beschädigung hin untersucht werden. Falls eine Beschädigung erkennbar ist, sollte das Gerät nicht mit dem Netz verbunden werden.

**Achtung! Das Gerät darf nicht geöffnet werden!**

Reparatur, Wartung oder Kalibrierung dürfen nur durch eine Fachkraft erfolgen. Der Anschluß des Gerätes darf nur an eine Schutzkontaktsteckdose (230V/50Hz) erfolgen. Falls ein Austausch der Sicherung notwendig ist, nur eine Sicherung gleichen Typs und Stromwertes verwenden. Dabei muß das Gerät vom Netz getrennt sein.

Die natürliche Luftzirkulation darf an den Belüftungsöffnungen nicht behindert werden. Der Anschluß der zu speisenden Last erfolgt an den entsprechend bezeichneten Ausgangsbuchsen (AC = Wechselstrom, DC = Gleichstrom +/-) an der Frontseite.

### Betrieb

Das Netzgerät EA-3050B liefert vier verschiedene Ausgangsspannungen, welche an der Front des Gerätes je nach Schalterstellung zur Verfügung stehen.

Am DC Ausgang steht eine Gleichspannung von entweder 0...30V<sub>DC</sub> oder 0...300V<sub>DC</sub> zur Verfügung. Die Gleichspannung am DC Ausgang kann ungesiebt oder gesiebt entnommen werden, je nach Wahl mit Schalter "Smoothing".

Am AC Ausgang steht eine Wechselspannung von entweder 0...30V<sub>AC</sub> oder 0...300V<sub>AC</sub> zur Verfügung.

**Zur Umschaltung der Spannungsbereiche muß das Gerät ausgeschaltet sein!**

Der maximale Ausgangsstrom ist durch einen thermischen Schalter auf 5A begrenzt.

Die Ausgänge sind galvanisch vom Netzeingang getrennt. Falls es notwendig ist, kann ein Pol der Ausgänge mit der Erdbuchse auf der Front geerdet werden. Die Erdbuchse ist mit dem Schutzleiter des Netzeingangs verbunden.

Die Ausgangsspannungen können je nach Bedarf mit dem Reglerknopf auf der Frontplatte eingestellt werden.

### Anzeige bei "Smoothing on"

Volt- und Amperemeter zeigen die gesiebten Ausgangswerte des DC-Ausganges an. Die Spannung am AC-Ausgang ist dann geringer als angezeigt und sollte zur Kontrolle mit einem externen Multimeter nachgemessen werden.

### Anzeige bei "Smoothing off"

Volt- und Amperemeter zeigen die ungesiebten Ausgangswerte des AC-Ausganges an. Die Ausgangswerte am DC-Ausgang (pulsierende Gleichspannung) sind dann deutlich geringer und sollte zur Kontrolle mit einem externen Multimeter nachgemessen werden.

In der Betriebsart "gesiebte" Gleichspannung kann ein Ausgangsstrom >4A dazu führen, daß die Thermosicherung auslöst. Nach einer kurzen Abkühlzeit kann die Sicherung wieder eingeschaltet werden.

## ENGLISH

Before taking the unit into operation, it is necessary to inspect the housing, the controls etc. for signs of physical damage. If any physical damage has been found, the equipment should not be connected to the mains.

**Warning! Do not open the unit!**

Servicing, repairs or calibrations should only be carried out by trained engineers. The unit may only be operated using a properly wired and grounded mains plug as the grounding of the unit is done via the ground lead of the power cable. The unit must only be operated with the voltage stipulated on the type plate. In case it is necessary to change the fuse, it is imperative that it is only replaced by one of same value and physical dimensions as the originally supplied fuse. The unit must be disconnected from the mains whilst replacing the fuse. It is important that the air circulation remains unimpeded at all times.

### Operation

The power supply provides four different output voltages (selectable by switch), which are available on the front outputs.

The DC output provides either DC voltage of 0...30V<sub>DC</sub> or 0...300V<sub>DC</sub>. The DC voltage can be put out smoothed or unsmoothed, depending on the selection by toggle switch "Smoothing".

The AC output provides an AC voltage of 0...30V<sub>AC</sub> resp. 0...300V<sub>AC</sub>.

**In order to switch the two voltage ranges, the unit must be switched off!**

The maximum output current is limited by a thermic switch.

The outputs are isolated from the mains. It is possible to connect one of the output lines with ground by using the ground socket on the front panel. This socket is connected to the earth wire of the mains connector.

The output voltages can be adjusted with the knob on the front panel.

### Voltage indication at "Smoothing on"


In this mode, the integrated meters indicate the smoothed values of voltage and current at the DC output. The values of the AC output will be less than indicated and thus it is recommended to measure them with an external multimeter for verification.

### Voltage indication at "Smoothing off"

In this mode, the integrated meters indicate the unsmoothed values of voltage and current at the AC output. The values at the DC output (alternating DC voltage) will then be significantly lower and it is recommended to measure them with an external multimeter for verification.

In the operation mode "smoothing" it may happen that an output current of >4A will trigger the thermic fuse. After a short cool-down time the fuse can be switched on again.

zu beziehen bei  
sold by  
[www.conatex.com](http://www.conatex.com)

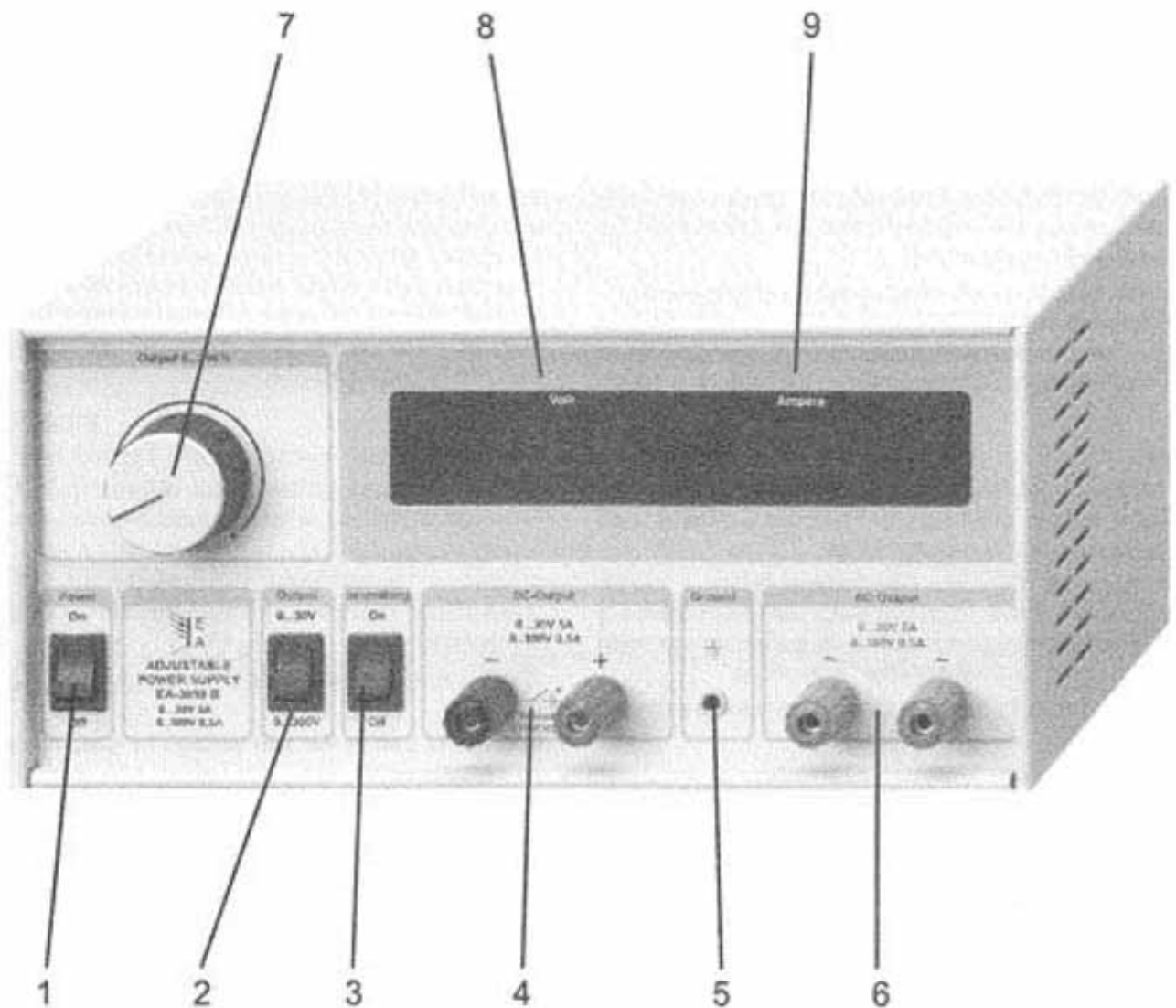

- 1 Netzschalter / Mains switch
- 2 Ausgangsspannungsumschalter / Output voltage switch  
**Nur bei ausgeschaltetem Gerät betätigen! / Only use while unit is switched off!**
- 3 Schalter für Kondensatorsiebung / Switch for capacitor smoothing
- 4 DC-Ausgangsbuchsen / DC output sockets
- 5 Erdungsbuchse / Earthing socket
- 6 AC-Ausgangsbuchsen / AC output sockets
- 7 Ausgangseinstellknopf / Output adjustment knob
- 8 Voltmeter digital
- 9 Amperemeter digital